ドライバ & SK-Viewer画像表示ソフト インストール説明書

《130万画素USBカメラ ARTCAM 130SN2 対応機種》 SKM-S20B-PC、SKM-S30B-PC、SKM-S31B-PC

《対応OS》 Windows XP、Vista、7 (各32bit、64bit版対応)

※カメラの説明については『カメラ説明書』をご覧ください。
※SK-Viewerについては『ビュワーソフトSK-Viewer取扱説明書』をご覧ください。



目次

Windows	хР 3			
Windows	Vista·····9			
Windows	712			
ドライバ	インストール確認方法15			
SK-Viewer画像ソフトインストール・・・16				

インストール前に必ずご確認下さい

- ■USBポートは2.0であること(インテル製CPU、USB2.0ポート内蔵品)
 - ※USBポートは背面のポートを使用して下さい。 前面のUSBポートは内部で延長ケーブルを使用している場合がございます。 不安定になりやすくインストールが上手く行われない場合がございます。
- CPUはIntell製 1.7GHz以上 Core2推奨



SAITOKOUGAKU

対応機種 : SKM-S20B-PC、SKM-S30B-PC、SKM-S31B-PC

インストール手順

- ※お使いの環境によっては、表示される画面が異なります。
- 1. 対応のCD-ROMをセットします。
- 2. 一度ドライバーをアンインストールします。※該当するソフトがない場合はアンインストール作業はありません。
- 3. ドライバーのインストールをします。
- 4. マイクロスコープを認識させます。

操作手順

① 使用機種のCD-ROMをセットします。




※注意※

マイクロスコープはパソコンに接続しないでください。

② "121030_12M_VideoClassUSB20PCCam_v5.8.54400.106.exe"を起動します。



(3) "はい"を選択します。 ※このウィンドウが表示されない場合は、⑤へ

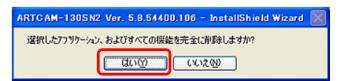


4 "完了"ボタンを選択し終了します。




SAITOKOUGAKU


⑤ 再度"121030_12M_VideoClassUSB20PCCam_v5.8.54400.106.exe"を起動します。 インストールを始めます。 **※③、④がなかった場合はここから始まります。**

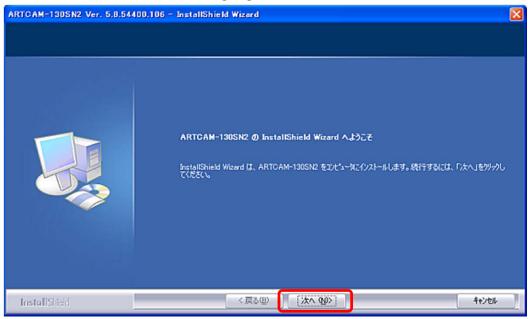

6 "続行"を選択します。

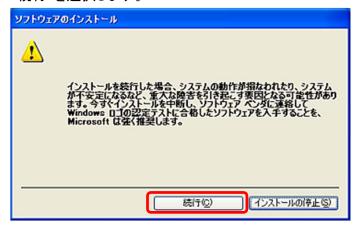


⑦ "完了"を選択し終了します。

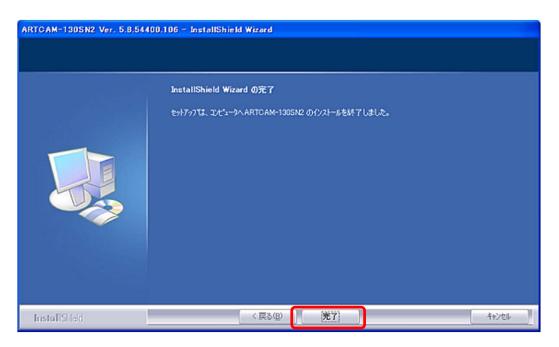

SAITOKOUGAKU

WindowsXP インストール

8 マイクロスコープをパソコンに接続します。 自動で認識作業が始まり完了します。

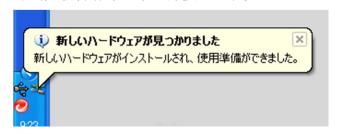

 マイクロスコープとカメラドライバーの紐付を行います。 デバイスマネージャを開き、イメージングデバイスを開きます。




デバイスマネージャの表示方法

- ◆Windows XPの場合
- 1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」を右クリック
- 2. 「プロパティ」をクリック
- 3. 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタン をクリック

「デバイスマネージャ」が表示されます。


1 "USBビデオデバイス"を右クリックし、"ドライバの更新"を選択します。

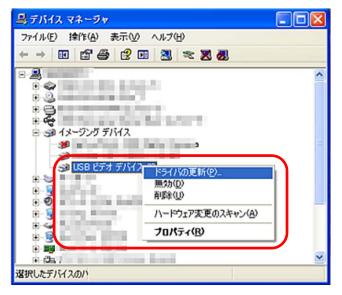




SAITOKOUGAKU

● "いいえ、今回は接続しません"を選択し"次へ"をクリックします。

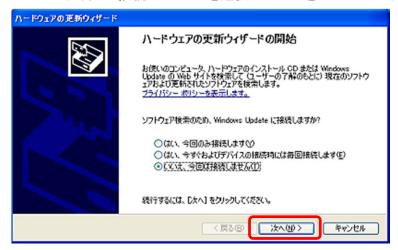

(12) "一覧または特定の場所からインストールする"を選択し"次へ"をクリックします。

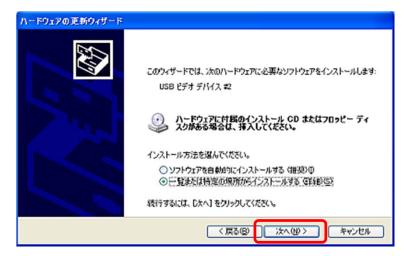


(13) "検索しないで、インストールするドライバを選択する"を選択し"次へ"をクリックします。







SAITOKOUGAKU

19 "互換性のあるハードウェアを表示"のチェックをはずします。

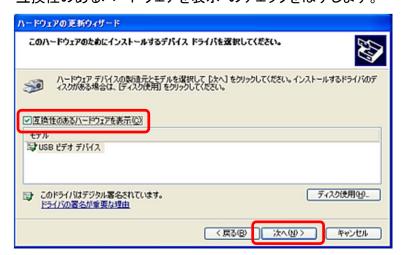

(b) "Artray Co,Ltd."を選択し、"ARTCAM130SN2"を選択し、"次へ"をクリックします。

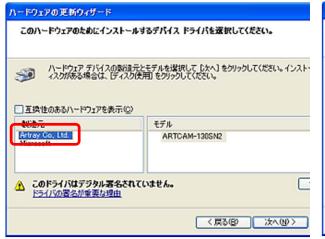


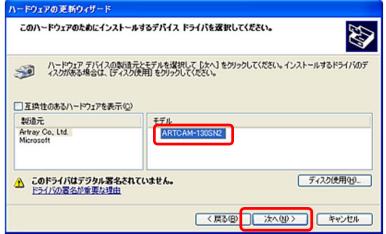

(6) "はい"を選択します。



(1) "続行"を選択します。

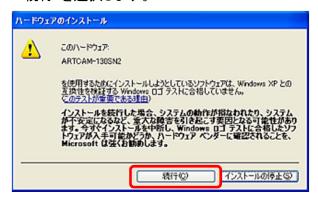



SAITOKOUGAKU

18

"完了"を選択し終了します。



インストールが正常にされたか確認してください。⇒P15 確認方法確認後、P16 SK-Viewerインストールへ

WindowsVista インストール

SAITOKOUGAKU

対応機種 : SKM-S20B-PC、SKM-S30B-PC、SKM-S31B-PC

インストール手順

- ※お使いの環境によっては、表示される画面が異なります。
- 1. 対応のCD-ROMをセットします。
- 2. 一度ドライバーをアンインストールします。※該当するソフトがない場合はアンインストール作業はありません。
- 3. ドライバーのインストールをします。
- 4. マイクロスコープを認識させます。

操作手順

① 使用機種のCD-ROMをセットします。



※注意※

マイクロスコープはパソコンに接続しないでください。

② "121030_12M_VideoClassUSB20PCCam_v5.8.54400.106.exe"を起動します。 直後に、"認識できないプログラムがこのコンピューターにアクセスを要求しています"と表示されますので、 "許可"を選択してください。



(3) "はい"を選択します。 ※このウィンドウが表示されない場合は、⑤へ




(4) "完了"ボタンを選択し終了します。



WindowsVista インストール

SAITOKOUGAKU

⑤ 再度"121030_12M_VideoClassUSB20PCCam_v5.8.54400.106.exe"を起動します。 インストールを始めます。

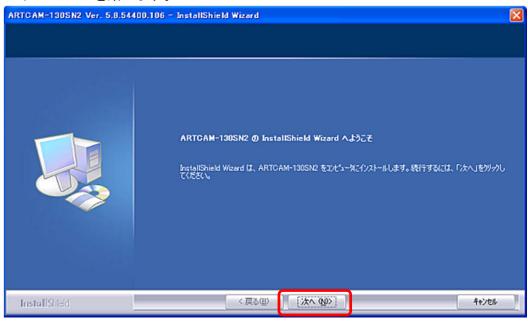

6 "インストール"を選択します。



⑦ "完了"を選択し終了します。



WindowsVista インストール

SAITOKOUGAKU

8 マイクロスコープをパソコンに接続します。

自動で認識作業が始まり完了します。

"デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました"と表示されれば、インストール完了です。



インストールが正常にされたか確認してください。⇒P15 確認方法確認後、P16 SK-Viewerインストールへ



SAITOKOUGAKU

対応機種 : SKM-S20B-PC、SKM-S30B-PC、SKM-S31B-PC

インストール手順

- ※お使いの環境によっては、表示される画面が異なります。
- 1. 対応のCD-ROMをセットします。
- 2. 一度ドライバーをアンインストールします。※該当するソフトがない場合はアンインストール作業はありません。
- 3. ドライバーのインストールをします。
- 4. マイクロスコープを認識させます。

操作手順


① 使用機種のCD-ROMをセットします。



※注意※

マイクロスコープはパソコンに接続しないでください。

② "121030_12M_VideoClassUSB20PCCam_v5.8.54400.106.exe"を起動します。 直後に、"次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?"と表示されます。

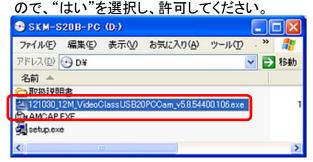

③ "はい"を選択します。 ※このウィンドウが表示されない場合は、⑤へ



4 "完了"ボタンを選択し終了します。




W

Windows7 インストール

SAITOKOUGAKU


再度"121030_12M_VideoClassUSB20PCCam_v5.8.54400.106.exe"を起動します。
インストールを始めます。

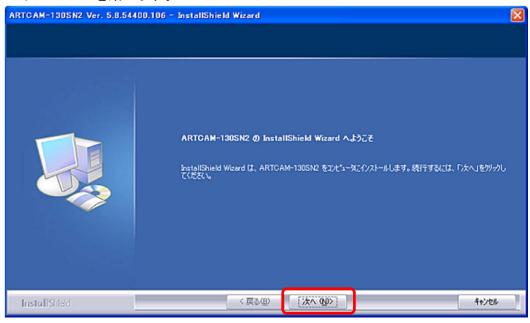

6 "インストール"を選択します。




⑦ "完了"を選択し終了します。

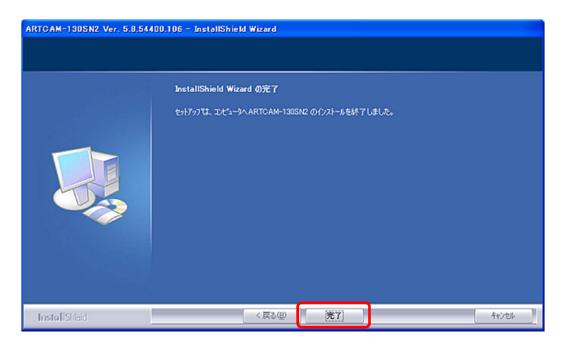



SAITOKOUGAKU

② マイクロスコープをパソコンに接続します。自動で認識作業が始まり完了します。"デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました"と表示されれば、インストール完了です。

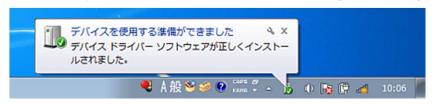


インストールが正常にされたか確認してください。⇒P15 確認方法確認後、P16 SK-Viewerインストールへ

インストールの確認方法

SAITOKOUGAKU

☆デバイスマネージャでインストールできているか確認できます。

- ◆Windows XPの場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」を右クリック
 - 2. 「プロパティ」をクリック
 - 3. 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック 「デバイスマネージャ」が表示されます。
- ◆Windows Vistaの場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」を右クリック
 - 2. 「プロパティ」をクリック
 - 3. コントロールパネルのシステムのウィンドウが開きます。 左端の「デバイスマネージャ」をクリック
 - 4. 「デバイスマネージャ」が表示されます。
- ◆Windows 7の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」を右クリック
 - 2. 「プロパティ」をクリック
 - 3. コントロールパネルのシステムウィンドウが開きます。 左端の「デバイスマネージャ」をクリック
 - 4. 「デバイスマネージャ」が表示されます。

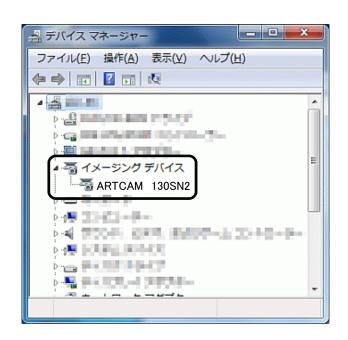

デバイスマネージャの中のイメージングデバイスの中に "ARTCAM 130SN2"とあれば、インストールが完了してます。

もし、感嘆符などがついていた場合は、正しくインストールされておりません。 その場合は、"ARTCAM 130SN2"を右クリックし、"ドライバーの更新"を 選択後、インストールを再度行ってください。

SK-Viewer 画像表示ソフトインストール

SAITOKOUGAKU

- ① 機種ごとのCD-ROMをセットします。
- スタートボタンを押して"ファイル名を指定して実行"をクリック (Windowsキーと"R"キーを同時に押しても起動します)



参照ボタンを押してCDーROMドライブを指定し、 Setup.exeを選択して【開く】ボタンを押す



内容を読んで、【次へ】ボタンを押す



【完了】ボタンを押してインストール終了



デスクトップのアインコンをダブルクリックで起動開始

終了

斉藤光学株式会社

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町250番地 山田ビル1F

TEL: 045-871-7767 FAX: 045-871-7742

E-mail:sales@saitohk.jp

http://www.saitohk.com